

L-830-2

顕微鏡アダプター

このたびはホーザン L-830-2 顕微鏡アダプター をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあと大切に保管してください。

各部の名称と入組明細



本器は顕微鏡にL-830/831 USBカメラ(シリアルNo. 末尾C)を取り付けるためのアダプター(レンズ)です。この目的以外に使用しないでください。

USBカメラ本体のシリアルNo. によって使用できる顕微鏡アダプターが異なります。シリアルNo. の確認方法や顕微鏡アダプターの対応表はWebページをご覧ください。


ご使用上の注意

▲注意


1. 本機の分解、および改造は絶対に行わないでください。故障の原因となります。
2. 水につけたり水をかけたりしないでください。
3. レンズは丁寧に取り扱いってください。落下させたり強い衝撃を加えないでください。

顕微鏡への取り付け方法

- 1** ご使用になる顕微鏡の接眼レンズの外径を調べます。
左接眼レンズを抜き取り、実測してください。
左鏡筒に本器を挿入しますので、抜き取った接眼レンズは使用しません。別途保管ください。

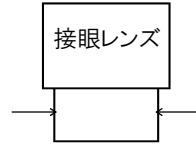

- 2** 接眼レンズが30mmφの場合は、顕微鏡アダプターに変換用リングを取り付けます。変換用リングには固定ネジがついていますので付属の六角レンチで軽く固定してください。
接眼レンズが23.2mmφの場合はそのまま次へ進みます。

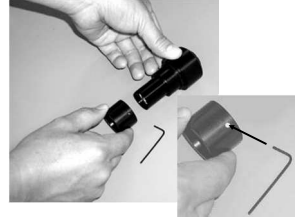

- 3** カメラ本体が回転するのを防ぐために固定用アタッチメントを装着します。
顕微鏡の接眼レンズ取り付け部分の外径を測定します。
固定用アタッチメントには「A」「B」がありますので、顕微鏡の接眼レンズ取り付け部分の外径に合わせて2種類から選びます。
・ 固定用アタッチメント「A」：38mmφ以下
・ 固定用アタッチメント「B」：38～44mmφ
顕微鏡アダプターへ時計方向に、止まるまでねじ込んでください。



- 4** 顕微鏡アダプターをUSBカメラへ取り付けます。
時計方向に、止まるまでねじ込んでください。
※本アダプターはCSマウント用ですので、取り付ける際にUSBカメラ付属のCマウントリングは不要です。



- 5** 顕微鏡鏡筒へ挿入し、固定ネジを軽く締め込みます。



技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日（祝日を除く）の10:30～12:00・13:00～17:00】

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。 **ホーザン 通信販売 検索**

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024