


L-KIT537/538/539/685

実体顕微鏡

本セットには、右記の製品が入っています。
入組品をご確認のうえ、ご使用ください。
各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの
取扱説明書をご参照ください。

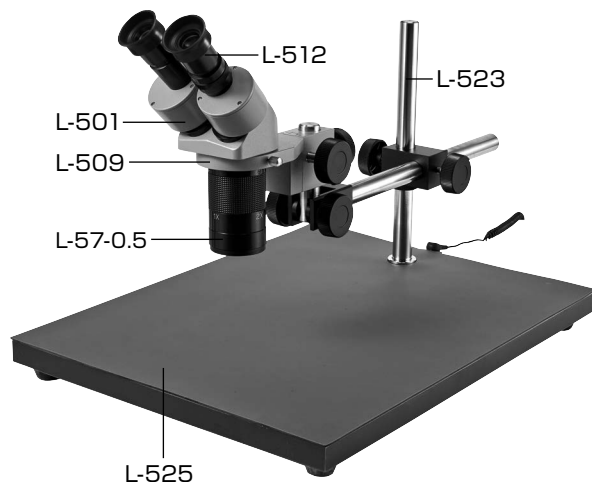

【明細表】

L-KIT537

L-501	標準鏡筒
L-512	接眼レンズ
L-57-0.5	コンバージョンレンズ
L-509	ホルダー
L-523	ロングストレートアーム
L-525	ロングベース

L-KIT538

L-501	標準鏡筒
L-512	接眼レンズ
L-57-0.5	コンバージョンレンズ
L-509	ホルダー
L-523	ロングストレートアーム
L-525	ロングベース
L-711	LEDライト
L-711-1	拡散フィルター※

※L-711 LEDライトに同梱されています。

L-KIT539

L-501	標準鏡筒
L-512	接眼レンズ
L-57-0.5	コンバージョンレンズ
L-509	ホルダー
L-523	ロングストレートアーム
L-525	ロングベース
L-703	LEDライト
L-703-1	クランプセット※

※L-703 LEDライトに同梱されています。

L-KIT685

L-501	標準鏡筒
L-512	接眼レンズ
L-57-0.5	コンバージョンレンズ
L-509	ホルダー
L-523	ロングストレートアーム
L-525	ロングベース
L-718	LEDライト

【各種照明】



L-711

L-711-1

L-703

L-703-1

L-718

組み立て方法


1 ベースの組み立て

右図のようにベースを
組み立てます。

導電性カラーマットを
使用する場合は、先に
マットを面ファスナー
で固定してください。



面ファスナー

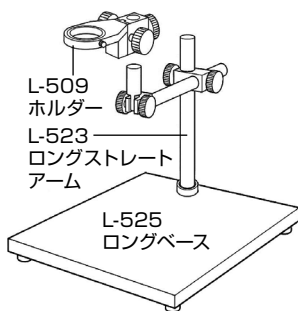

L-509

ホルダー

L-523

ロングストレート

アーム

L-525
ロングベース

2 顕微鏡の準備

接眼レンズを標準鏡筒に
差し込み、標準鏡筒を
ホルダーにセットします。



3 照明の取り付け

照明をレンズ等に取り付けます。
照明の取り付け方法は、付属の取扱説明書
をご参照ください。

コンバージョンレンズについて

コンバージョンレンズを装着すると、広範囲を観察できます。
詳細はL-501の取扱説明書をご参照ください。

技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail: th@hazan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

補修部品については、Web上のパーツリストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。 [ホーザン](#) [通信販売](#) [検索](#)

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024