

L-KIT619/620/621/622/623

実体顕微鏡 (PC用)

本セットには、下記の製品が入っています。入組品をご確認のうえ、ご使用ください。
各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの取扱説明書をご参照ください。

【明細表】

L-KIT619

L-835	USBカメラ
L-846	レンズ
L-846-3	顕微鏡アダプター
L-46	実体顕微鏡

L-KIT620

L-835	USBカメラ
L-846	レンズ
L-846-3	顕微鏡アダプター
L-46	実体顕微鏡
L-711	LEDライト
L-711-1	拡散フィルター ※

※ L-711 LEDライトに同梱されています。

L-KIT621


L-835	USBカメラ
L-846	レンズ
L-846-3	顕微鏡アダプター
L-46	実体顕微鏡
L-703	LEDライト

L-KIT622

L-835	USBカメラ
L-846	レンズ
L-846-3	顕微鏡アダプター
L-46	実体顕微鏡
L-717	LEDライト(面発光)

L-KIT623

L-835	USBカメラ
L-846	レンズ
L-846-3	顕微鏡アダプター
L-46	実体顕微鏡
L-715	LEDライト(同軸落射)

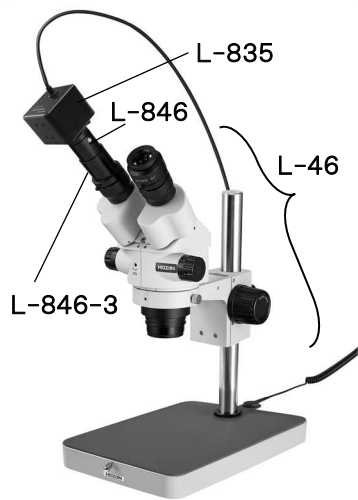

各種照明



L-711



L-711-1



L-703



L-717



L-715

組み立て方法

1 顕微鏡の組み立て

実体顕微鏡を組み立てます。
L-46の取扱説明書をご参照ください。

L-46
実体顕微鏡



2 照明の取り付け

照明をレンズ、またはベース等に取り付けます。
照明の取り付け方法は、付属の取扱説明書をご参照ください。

顕微鏡にカメラを取り付ける場合

3 カメラと顕微鏡アダプターの接続

レンズと顕微鏡アダプターを用意します。

レンズの保護キャップを外し、顕微鏡アダプターを取り付けます。

カメラの保護キャップを外し、ねじ込んで接続します。



4 顕微鏡とカメラの接続

顕微鏡の片方の接眼レンズを取り外し、3を挿入します。

詳細はそれぞれの取扱説明書をご参照ください。



技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00・13:00~17:00】

補修部品については、Web上のパーツリストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。 [ホーザン 通信販売](#) [検索](#)

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024