

HOZAN

L-503-1


取付径変換アダプター

製品情報



このたびは ホーザン L-503-1 取付径変換アダプター をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品情報をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

各部の名称と入組明細

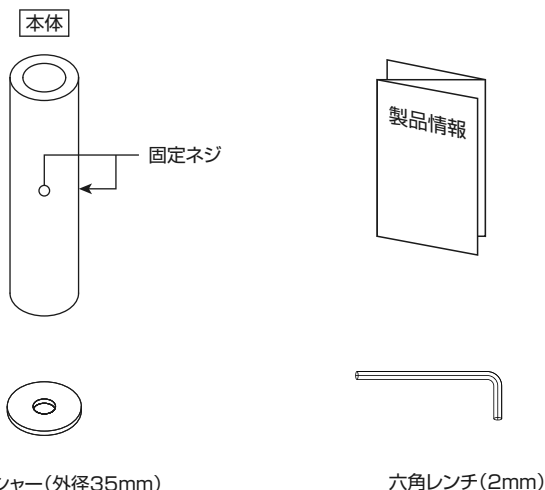

用意するもの

- L-503 フレキシブルアーム
- 取付径32mmφのホルダー、顕微鏡など

注意分の警告マークについて

この製品情報には下記のマークを付けています。

△ 拡大損害が予想される事項 ⊘ 禁止行為 ❶ 必ず行う

この製品情報では注意事項を次のように区別しています。

⚠ 警告 …重傷をとまなう重大事故の発生を想定してのご注意

⚠ 注意 …傷害や物的損害を想定してのご注意

なお、⚠注意 として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねくおそれがあります。正しく安全にご使用ください。

ご使用上の注意

⚠ 注意 傷害や物的損害を想定してのご注意		
絵表示	重要事項	危害・損害
❶	各固定箇所は確実に締め付ける。	落下によるケガ・観察対象物破損のおそれがある。

準備


本製品は L-503 フレキシブルアーム ヘ支柱径が異なる顕微鏡ホルダー (32mmφ) を取り付ける際にホルダー軸の外径を変換するためのアダプターです。

1. L-503 フレキシブルアームを組み立てる

詳細は L-503 の取扱説明書をご覧ください。



2. L-503 ホルダー軸下端のナット・ワッシャーを取り外す

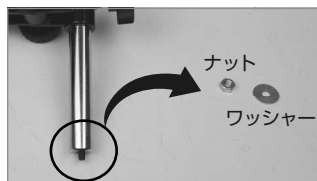

3. L-503-1 取付径変換アダプター をホルダー軸の下から通して固定する



注意 落下のおそれがある。



ホルダー軸と本体の下端を揃え、2カ所の固定ネジを付属の六角レンチで均等に締め付けてください。



4. ホルダーを取り付け、固定する

取り付けや固定の方法はホルダーまたは顕微鏡の取扱説明書に従ってください。


5. 本製品に付属のワッシャー（外径35mm）をホルダー軸に取り付け、ナットで固定する
L-503に付属のワッシャーは使用しません。
紛失しないよう保管してください。ナットはL-503の付属品を使用します。
ナットの締め付けは、スパナ等使用せず、指先で締め付けてください。



注意 器物損傷のおそれがある。



ナット・ワッシャーはホルダーの落下防止部品です。必ず取り付けてご使用ください。

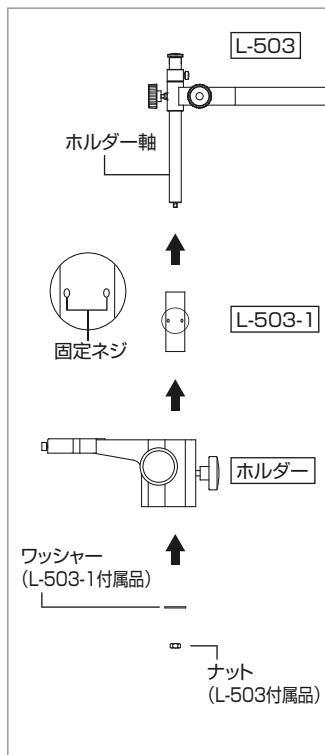

本体の保守、お手入れ

- 柔らかい布で乾拭きしてください。

保管方法



注意

ケガや器物損傷のおそれがある。



子どもの手の届かない安全なところに保管してください。

- 高温・湿気・ホコリを避けて保管してください。

基本仕様

外形寸法	31.8φ×100mm
重量	355g
取付支柱径	20mmφ
適応機種	L-503

- 取付可能な鏡筒：L-461、L-514
- 六角レンチ(2mm) 付

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。
<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】