

関連製品


L-535 X-Yステージ

手で行うような送り作業に便利なX-Yステージです。手振れを防ぎ、スムーズな検査・観察が可能です。X軸・Y軸それぞれを任意の位置で固定することができます。



L-703 LEDライト

様々な角度からの照射が可能なLEDライトです。明るさは左右別に設定できるため、細かなライティング調整ができます。

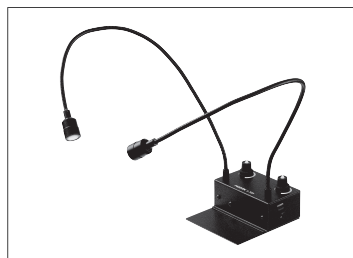

別売のクランプセット (L-703-1) を取り付けることで、20mmφの支柱にも取り付け可能です。



マイクロスコープの選定をサポート

zoom & focus



Zoom & Focus 検索

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。
<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】


HOZAN

製品情報

L-517 エクステンションポール

このたびはホーザン L-517 エクステンションポール をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品情報をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

各部の名称と入組明細

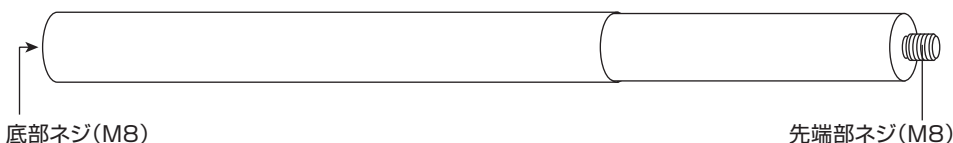

底部ネジ(M8)

先端部ネジ(M8)

※ベースへの取り付けボルトは付属しておりません。
適合機種に付属のネジをご使用ください。

仕様

外形寸法 (先端部ネジ除く)	20mmφ×250mm
重量	600g

適合機種

L-518	ロングストレートアーム
L-520	ロングポール
L-521	標準ベース
L-50	実体顕微鏡

注意文の警告マークについて

この製品情報ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。

⚠警告 …重傷をともなう重大事故の発生を想定してのご注意

⚠注意 …傷害や物的損害を想定してのご注意

なお、**⚠注意** として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねく恐れがあります。正しく安全にご使用ください。

ご使用上の注意

本製品は上記適合機種の支柱を延長するためのものです。この目的以外には使用しないでください。


⚠注意

各固定箇所は確実に締め付けてください。カメラ、顕微鏡本体や検視物を損傷する恐れがあります。

ご使用方法

- 1 適合機種と本器を用意します。
適合機種が既に組み立てられている場合は、ベースと支柱の接続をいったん取り外してください。
- 2 下図のように本器の先端部ネジを適合機種の支柱底部にあるネジ穴に接続し、適合機種付属のボルトを使用してベースに取り付けてください。
ベースへの取り付けは各適合機種の取扱説明書に記載されている、支柱をベースに取り付ける手順の通りに行ってください。


【L-521 標準ベース / L-50 実体顕微鏡の延長をする場合】

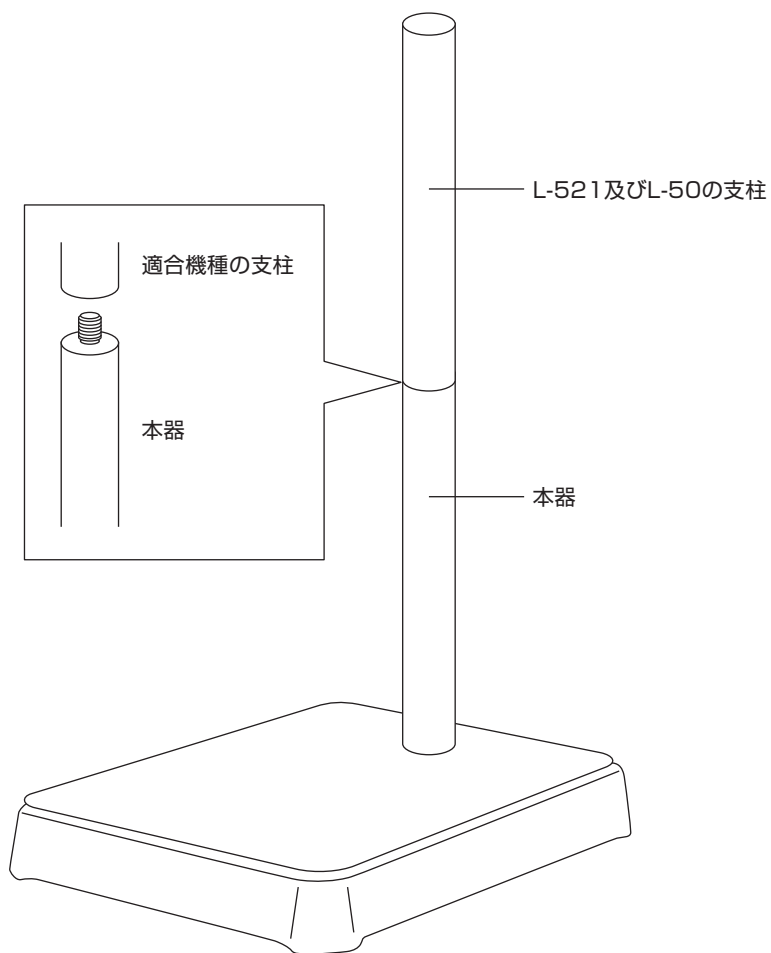

2

ご使用方法

【L-518 ロングストレートアーム / L-520 ロングボールの場合】

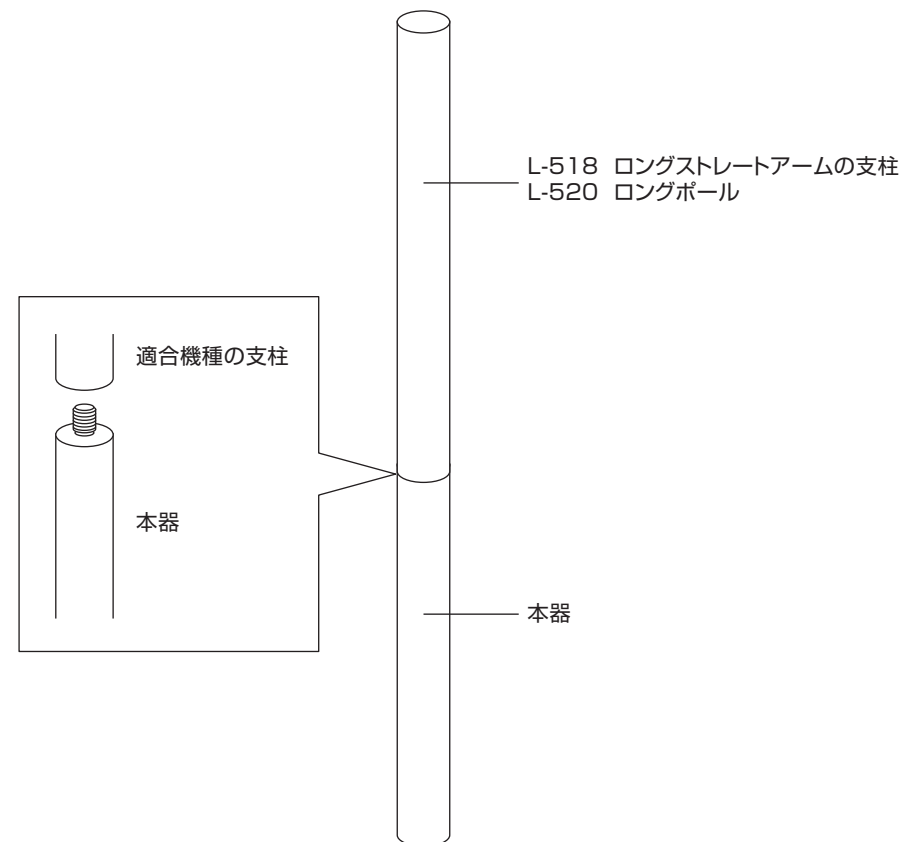

※ベースはL-525 ロングベースをご使用ください。

⚠ 注意

- ・各接続部は緩みがないようにしっかり締めこんでください。
- ・背が高くなるので転倒しないようご注意ください。

3