

日常のお手入れ

ホコリはエアダスター、ブローで吹き飛ばしてください。または柔らかな毛筆（刷毛）でぬぐうかガーゼで軽くふき取ってください。

指紋または油類の汚れはIPAや無水アルコール（エチルアルコール、メチルアルコールなど）を柔らかい布にわずかに含ませて、軽くふき取ります。
※ アルコール類は引火性が高いので、取り扱いには十分ご注意ください。

技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132 E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日（祝日を除く）の10:30～12:00、13:00～17:00】

補修部品についてもWebサイト上でご購入いただけます。

ホーザン O-OO(製品の品番)

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024

21.10

HOZAN

製品情報

L-815-1

偏光フィルター

このたびは ホーザン L-815-1偏光フィルターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品情報をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

各部の名称



照明側にも偏光フィルターが必要です。
【別売】L-711-2 偏光フィルター（L-711用）

適合機種：L-815/816/817

準備

レンズへの取り付け・取り外し方



L-815

レンズの先端ネジ部分に、本体のネジを奥までねじ込んで取り付けます。

取り付け・取り外しは
胴部分を持っておこ
なしてください。



レンズ付属のレンズフィル
ターをご使用の場合は、
剥がしてから、偏光フィル
ターを取り付けてください。



ご使用方法

- 1 照明側、レンズ側にそれぞれ偏光フィルターを取り付けます（照明側の偏光フィルター取り付け方法は、L-711-2 の製品情報を参照）。
- 2 本製品のフィルター枠のローレット部分に指をかけてゆっくりと回転させ、最も観察しやすいところを求めます。



照明側の偏光方向と、本製品の偏光方向が90°のとき、効果が最大になります。

- ※ 反射やギラつきを完全に防げるものではありません。
- ※ 観察対象物により、効果が薄い場合もあります。