

# L-845

## 顕微鏡アダプター

このたびはホーザン L-845 顕微鏡アダプターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品情報をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

### 各部の名称と入組明細



#### 付属品



① 顕微鏡アダプター

接眼レンズ径	適応機種	組み合わせ
23.2mmφ	L-50/L-501	①
30mmφ	L-51/L-514 L-46/L-461	①+②
30.5mmφ		①+③

本器はCマウントのカメラを取り付けるためのアダプター（レンズ）です。顕微鏡の接眼レンズ径により、上記のように組み合わせでご使用ください。

### 注意文の警告マークについて

ご使用上の注意事項を次のように区別しています。

**△警告** …重傷をとまなう重大事故の発生を想定してのご注意

**△注意** …傷害や物的損害を想定してのご注意

なお、**△注意**として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果をまねくおそれがあります。正しく安全にご使用ください。

### ご使用上の注意


#### △注意

1. 分解、改造は絶対にしないでください。故障の原因となります。
2. 水につけたり水をかけたりしないでください。
3. レンズは丁寧に取り扱いください。落下させたり強い衝撃を加えないでください。

# 顕微鏡への取り付け方法

- 1** ご使用になる顕微鏡の接眼レンズの外径を調べます。どちらか一方の接眼レンズを抜き取り、挿入部の外径を実測してください。

鏡筒に本器を挿入しますので、抜き取った接眼レンズは使用しません。別途保管ください。

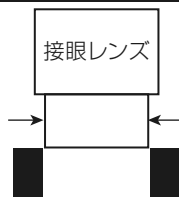


- 2** 接眼レンズが30mmφまたは30.5mmφの場合は、顕微鏡アダプターに変換用リングを取り付けます。

接眼レンズが23.2mmφの場合はそのまま次へ進みます。



- 3** 顕微鏡アダプターをUSBカメラへ取り付けます。時計方向に、止まるまでねじ込んでください。

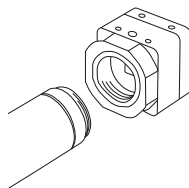


- 4** 顕微鏡鏡筒へ挿入します。



## ⚠注意

顕微鏡アダプターを用いると焦点距離が変わるため、倍率ごとのピント調整が必要となります。

使用例

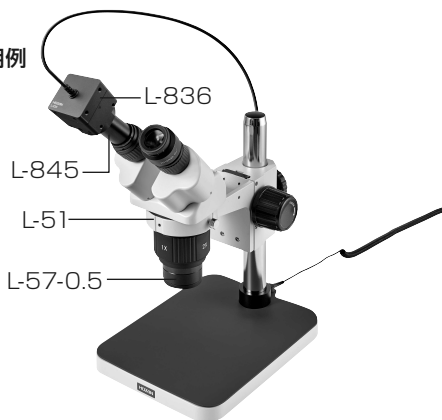

## ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。  
<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】