

L-KIT788


実体顕微鏡 (PC用)

本セットには、右記の製品が入っています。
入組品をご確認のうえ、ご使用ください。
各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの
取扱説明書をご参照ください。

【明細表】

L-KIT788

L-836	USBカメラ
L-846	レンズ
L-846-3	顕微鏡アダプター
L-46	実体顕微鏡
L-715	LEDライト

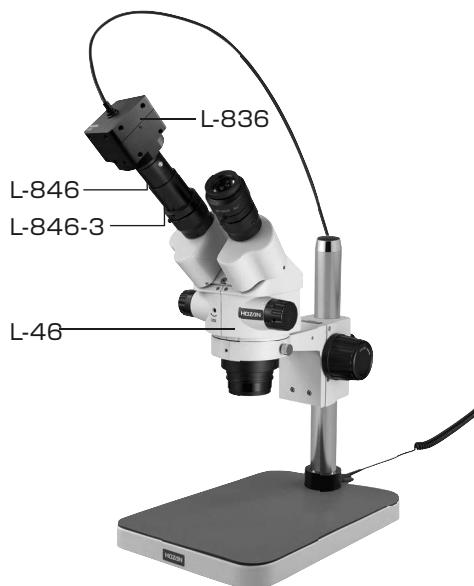

L-715

組み立て方法

1 顕微鏡の組み立て

実体顕微鏡を組み立てます。
L-46の取扱説明書をご参照ください。



L-46
実体顕微鏡

2 照明の取り付け

照明をレンズ等に取り付けます。
照明の取付方法は、付属の
取扱説明書をご参照ください。

顕微鏡にカメラを取り付ける場合

3 カメラと顕微鏡アダプターの接続

レンズと顕微鏡アダプターを用意します。

レンズの保護キャップを外し、
顕微鏡アダプターを取り付けます。



カメラの保護キャップを
外し、ねじ込んで接続します。



4 顕微鏡とカメラの接続

顕微鏡の片方の接眼レンズを取り外し、
3を挿入します。
詳細はそれぞれの取扱説明書をご参照
ください。



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132 E-mail : th@hazan.co.jp

【月曜日から金曜日（祝日を除く）の10:30～12:00、13:00～17:00】

補修部品については、Web上のパーツ
リストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。

ホーサン 通信販売 検索

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024