


# L-KIT887/888/889

## マイクロ스코ープ (モニター用)

本セットには、右記の製品が入っています。  
入組品をご確認のうえ、ご使用ください。  
各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの  
取扱説明書をご参照ください。

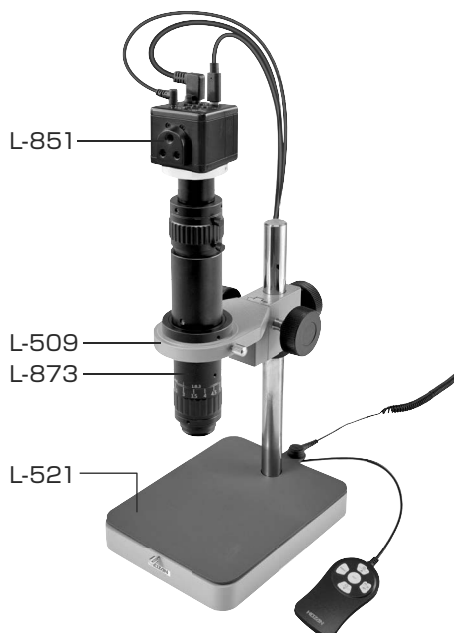

### 【明細表】

#### L-KIT887

L-851	フルHDカメラ
L-873	ズームレンズ
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース

#### L-KIT888


L-851	フルHDカメラ
L-873	ズームレンズ
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース
L-711	LEDライト
L-711-1	拡散フィルター※

※L-711 LEDライトに同梱されています。

#### L-KIT889

L-851	フルHDカメラ
L-873	ズームレンズ
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース
L-703	LEDライト

### 【各種照明】

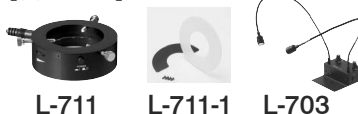

L-711



L-711-1

L-703

## 組み立て方法

- 1** ベースの組み立て  
ベースを組み立て、  
ホルダーを装着  
します。


導電性カラーマットを  
使用する場合は、先に  
マットを面ファスナー  
で固定してください。

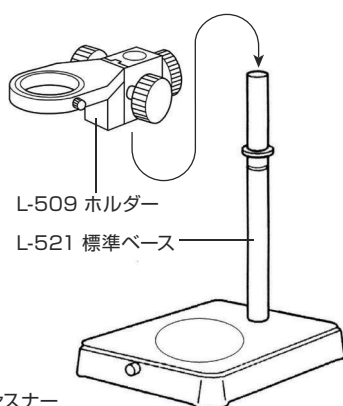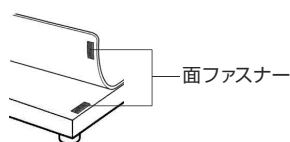

L-509 ホルダー

L-521 標準ベース

- 2** カメラとレンズの接続  
カメラ、レンズの保  
護キャップを外し、  
ねじ込んで接続します。

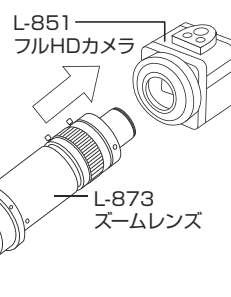

L-851

フルHDカメラ

L-873

ズームレンズ

- 3** カメラ・レンズの設置  
レンズをホルダーにセットします。

- 4** 照明の取り付け  
照明を取り付けます。  
照明の取付方法は、付属の取扱説明書を  
ご参照ください。

### 技術的なお問い合わせ

#### ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

補修部品についてもWebサイト上にて  
ご購入いただけます。

ホーサン O-OO(製品の品番) 検索

## ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12  
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024